

cubee. 迷你離心機使用手冊

一、簡介：

cubee 迷你離心機採用馬達旋轉所帶動的強力離心力，使液態樣本達到沉析，混合物分離等作用。其專利設計的轉子可同時使用不同尺寸的 PCR 離心管。造型美觀，操作簡便，維護方便。廣泛應用於醫藥衛生、環保、農業、畜牧業等教育科研和生產部門。

二、規格：

- 1、尺寸：183x151x153mm
- 2、使用電源：100-240V，50/60Hz，自動切換。
- 3、轉速：4700 rpm
- 4、保險絲：2A，250V

三、使用方法：

首先將 cubee 迷你離心機放在清潔平整而堅實的檯面上，啟動電源，開啟離心機蓋，取容量相等的液體裝入離心管內，對稱放入離心頭的孔內，關閉機蓋。欲停止運轉，只需輕壓並打開離心機蓋，馬達即自動減速停止。

四、保固：

一年有效保固，但不包含使用者刻意的損壞及不當的使用。

五、清潔：

以沾了清水的布，或非腐蝕性的清潔液(pH<8)輕輕擦拭即可。確保機器運轉前機身已完全乾燥。絕不能將機器浸至任何液體中。

六、注意事項：

- 1、轉子上的離心管需"對稱"的擺放。離心管內必須灌入等量的樣品，切不可使轉頭在不平等的狀態下運行。
- 2、嚴禁在未安裝離心轉子的情況下空載運行。
- 3、離心機在運行時不得移動離心機。